

# CARSON®

## MicroMini™

Microscopio de bolsillo, 20x



**MM-280B**  
**MM-280G**  
**MM-2800**

Felicitaciones por haber escogido su nuevo microscopio de bolsillo Micro Mini™. Siga las instrucciones de uso y cuidado de su microscopio para lograr el máximo rendimiento.

### INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

Retire los tornillos de la tapa de las pilas con un destornillador. Luego, deslice la tapa (Fig. 1).

Instale las 3 pilas LR43 con su polaridad correcta (Fig. 2). Coloque la tapa y los tornillos del compartimiento de las pilas.

### ADVERTENCIA:

Use solo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas con antiguas, ni marcas o tipos diferentes, pues esto puede provocar fugas, sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Mantenga el producto alejado del fuego o calor excesivo. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fugas. Inserte las pilas en la dirección indicada. No se recomienda el uso de pilas recargables.

### USO DEL MICROSCOPIO:

Coloque el microscopio directamente sobre el objeto que desea observar, gire el anillo de enfoque hasta que vea la imagen nítida y clara (Fig. 3).

### INTERRUPTOR DE LUZ LED (FIG. 4):

- Deslice hacia abajo para encender la luz del microscopio.
- Deslice el interruptor hacia arriba para usar el microscopio como linterna.
- Apague la luz LED, deslizando el interruptor a la posición central.

### USO DE LA LUZ UV:

Presione y mantenga presionado el interruptor para encender la luz UV (Fig. 5).

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Limpie el microscopio con un paño suave de microfibra. No use abrasivos, productos químicos ni solventes.

**PRECAUCIÓN** para evitar un posible daño ocular:

- No observe el sol ni objetos brillantes con este microscopio
- No ilumine directamente hacia los ojos con la luz del microscopio encendida

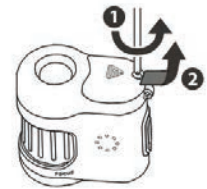


Fig. 2

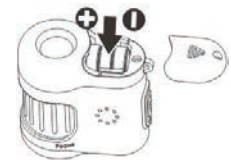


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



#### Servicio al Cliente:

En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos.

#### En los EEUU:

Fono: 1-631-963-5000  
E-mail: info@carson.com

#### En el Reino Unido:

Fono: +44 (0) 1938 557440  
E-mail: uksupport@carson.com

#### En la Unión Europea:

Fono: +44 (0) 1938 557440  
E-mail: eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio  
[www.carson.com/warranty](http://www.carson.com/warranty)